



---

# Nutzung des Laborabzuges

**Beschreibung:** Der Laborabzug kann stationär oder mobil genutzt werden. Die Inbetriebnahme von Licht, Lüftung, Druckluft und Wasser erfolgt über die Rückseite des Laborabzuges. Die Rückseite des Laborabzuges ist über den Flur, aus dem Hörsaal raus und die nächste Türe links rein, erreichbar. Der Laborabzug ist mobil und kann bis zu 2 Meter in den Hörsaal verschoben werden. Bitte beim Umsetzen auf die Verbindungsschläuche achten, dass diese nicht abknicken.

**Bedienelemente:** Beleuchtung Multifunktionsbedienfeld Laborabzug

Druckluft und Wasser am Abzug und Wand

Lüftung über Handschalter in der Wand